

文件编号：WU-ISCMS-QM 20213578

版本号：V2.0

受控状态：

分发号：

分子科学公共实验平台

质量管理文件

电感耦合等离子体质谱仪

ICP MS-iRQ 标准操作规程

2020年 05 月 11 日发布

年 月 日实施

分子科学公共实验平台 发布

修订页

修订日期	版本号	修订说明	修订	审核	批准
2020.05.11	V1.0	发布试行	黄钰	卢星宇	
2022.01.18	V2.0	修订安全及操作规范	王可	陈银娟	卢星宇

分子科学公共实验平台

目 录

1. 目的	1
2. 范围	1
3. 职责	1
4. 质谱实验室安全管理规范	2
4.1. 进入或离开实验室规定	2
4.2. 实验操作规定	2
4.3. 气瓶使用规定	3
5. 质谱实验室仪器设备管理规范	4
5.1. 电感耦合等离子体质谱仪预约与使用	4
5.2. 预约制度	4
5.3. 培训考核制度	5
6. 实验内容	6
6.1. 样品的准备	6
6.2. 运行仪器	6
6.2.1. 软件认识	7
6.2.2. 点火前准备工作	7
6.2.3. 点火	11
6.2.4. 判断仪器灵敏度	11
6.3. 编辑采样序列	14
6.3.1. 创建 LabBook	14
6.3.2. 方法编辑	15
6.3.3. 编辑样品序列	21
6.4. 运行序列	23
6.5. 采集数据	24
6.6. 报告输出	25
6.7. 测试结束后处理	26
6.8. 实验结束处理	29
7. 相关/支撑性文件	29
8. 记录	29

1. 目的

建立电感耦合等离子体质谱仪使用操作规程, 使其被正确、规范地使用。

2. 范围

本规程适用于所有使用电感耦合等离子体质谱仪的用户。

3. 职责

3.1. 用户: 严格按本程序操作, 发现异常情况应及时汇报实验室技术员。

3.2. 实验室技术员: 确保操作人员经过相关培训, 并按本规程进行操作。

3.3. 文章致谢格式:

根据学校指导意见, 使用各校级平台仪器设备表征产生的科研成果必须致谢平台。如果您在文章成果中使用了光谱、色质谱、磁共振波谱以及其他属于分子科学平台的仪器设备, 请务必在文末致谢分子科学公共实验平台。

英文文章致谢:

① Acknowledgement: The author thanks (Dr. XXX from) Instrumentation and Service Center for Molecular Sciences at Westlake University for (the assistance/discussion/supporting in) ... measurement/data interpretation.

② Coauthorship on the resulting publications would be appreciated if our staff make technical contributions (including but not limited to critical sample preparation, novel experiment designation and comprehensive data analyzation).

Affiliation address: "Key Laboratory of Precise Synthesis of Functional Molecules of Zhejiang Province, School of Science, Instrumentation and Service Center for Molecular Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China."

中文文章致谢:

① 致谢: 感谢西湖大学分子科学公共实验室平台 XXX 博士(或者 XXX 老师)在.....表征或数据分析上提供的帮助。

② 共同作者: 如果分子科学平台老师在您课题组样品表征或文章发表上有重要技术贡献(包括但不限于关键样品制备、新型实验设计和深度数据分析), 我们

感谢您将相关老师列为共同作者, 作者单位地址如下: 西湖大学, 分子科学公共实验平台, 功能分子与精准合成浙江省重点实验室, 杭州, 310030, 浙江。

4. 质谱实验室安全管理规范

4.1. 进入或离开实验室规定

- 4.1.1. 进入实验室之前必须通过学校、中心和平台的安全考试或考核, 严格遵守本实验室的各项安全警示标识。
- 4.1.2. 进入质谱实验室, 请仔细阅读本实验室的安全管理规定。
- 4.1.3. 进入实验室需穿戴实验服, 严禁穿拖鞋、高跟鞋进入实验室, 长发请束发。
- 4.1.4. 进入实验室应了解消防器具与紧急逃生通道位置, 实验室通道及消防紧急通道必须保持畅通。
- 4.1.5. 严禁将自己授权的门卡转借他人, 一旦发现将进行禁用处理。
- 4.1.6. 禁止将实验无关人员带入实验室。
- 4.1.7. 严禁在实验室饮食、吸烟或随意走动。
- 4.1.8. 夜间实验, 需两人在场。
- 4.1.9. 为保持实验室内环境温度及湿度稳定, 进入实验室后保持实验室门窗关闭。实验结束后, 实验人员必须进行清场。最后离开实验室人员需检查水、电、门窗等。
- 4.1.10. 严禁戴手套接触门把手或电梯。禁止随意丢弃实验废弃物。
- 4.1.11. 实验室应保持整洁, 严禁摆放与实验无关的个人物品。
- 4.1.12. 空压机及 UPS 所处房间应使用空调, 要保持室内空气干燥, 在潮湿的季节应该除湿。至少每周一次检查除湿机有无积水。

4.2. 实验操作规定

- 4.2.1. 实验室内均为大型科研设备, 有专人负责管理, 未经培训人员, 不得擅自上机使用。
- 4.2.2. 送样或自主上机的用户, 均需使用大仪系统进行系统。
- 4.2.3. 请严格按送样要求进行制样。由于样品问题造成仪器配件更换, 无论独立上机或是委托测试, 费用将由用户所在课题组承担;

- 4.2.4. 请严格按仪器操作规程进行操作。实验过程中有任何不确定必须联系技术人员, 自主上机因操作错误造成设备损坏的, 该用户课题组也需承担相关费用。
- 4.2.5. 实验过程中如发现仪器设备发生异常状况、仪器报错、报警等, 务必立即联系仪器负责人严禁擅自处理、调整仪器主要部件, 凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。
- 4.2.6. 色谱类仪器, 必须根据样品分离方法和要求, 选择合适的色谱柱或设置柱升温程序等, 因用户本人选择色谱柱或柱升温程序设置错误, 导致仪器故障或色谱柱耗材损坏的, 所有费用由课题组全权负责。
- 4.2.7. 仪器均为高压设备, 使用仪器需严格遵守用电安全规定, 严禁擅自更改电路或切断仪器电源等相关危险操作。
- 4.2.8. 实验室内的药品、试剂必须存放药品柜, 并做好使用登记。
- 4.2.9. 使用化学试剂或药品前, 必须了解其物理化学性质、毒性及防护方法, 使用时必须配戴护目镜、手套等, 做好个人防护。
- 4.2.10. 非常规实验测试须技术员同意并指导方可进行。实验数据须通过学校数据中心进行下载, 禁止将个人 U 盘、移动硬盘等易带入病毒的存储设备与各色质谱仪器工作站连接拷贝数据。
- 4.2.11. 垃圾、废液必须严格按标识进行分类, 禁止将锐器、玻璃丢弃在常规垃圾箱中。
- 4.2.12. 自主上机用户须在预约时间内须使用本人的账号登陆基理系统进行仪器使用; 使用结束应做好仪器使用等级, 如实记录仪器使用状态。

4.3. 气瓶使用规定

- 4.3.1. 首次使用实验室气瓶, 须经实验室技术员培训指导。
- 4.3.2. 请按实验室气瓶标识选择正确的气源。
- 4.3.3. 打开气瓶, 先确认管路已连接稳妥, 禁止未接气路或气路未连接稳妥, 开气瓶减压阀。
- 4.3.4. 更换气瓶, 首先确保减压阀关闭, 且管路中气压排空归零, 先用扳手拧松后, 再用手旋下管路。换气瓶, 确认气瓶螺纹吻合后, 先手紧气体管路, 再用扳手拧 1/8 圈左右。

- 4.3.5. 开气瓶或更换气瓶, 禁止站在减压阀出气口正前方。
- 4.3.6. 测试过程中, 请根据需要及时更换气瓶。使用者应根据气瓶使用情况, 变更气瓶使用牌状态“满瓶”“使用中”“空瓶”等。
- 4.3.7. 测气瓶应保持正立并固定。

5. 质谱实验室仪器设备管理规范

5.1. 电感耦合等离子体质谱仪预约与使用

该仪器遵从学校“科研设施与公共仪器中心”对大型仪器设备实行的管理办法和“集中投入、统一管理、开放公用、资源共享”的建设原则, 面向校内所有教学、科研单位开放使用; 根据使用机时适当收取费用; 并在保障校内使用的同时, 面向社会开放。

该仪器的使用实行预约制度, 请使用者根据样品的测试要求在学校“大型仪器共享管理系统”(以下简称大仪网) 进行预约, 并按照规定要求登记预约信息。

1. 委托测试

- ① 送样前与仪器负责人沟通样品信息。
- ② 请在大仪网进行送样预约并将制备好的样品交给仪器负责人。
- ③ 测试结果请自行在数据中心进行下载。
- ④ 样品如需回收请在测试后尽快取回, 一周未取回平台将作化学废弃物处理。

2. 自主上机

- ① 质谱仪器培训至少需要两小时, 申请培训前先与仪器负责人联系。
- ② 请在大仪网预约培训机时, 培训时请携带纸质版仪器培训申请表。
- ③ 技术员进行现场培训。
- ④ 培训后两周内, 用户可在技术员指导下用实际样品进行上机测试, 并按自主上机计费; 根据自身掌握情况, 用户需在两周内进行上机考核, 考核通过的用户即获得自主上机权限, 原则上一星期复考; 未考核或考核不通过的用户, 需重新接受培训。

5.2. 预约制度

为充分利用仪器效能、服务全校科研工作, 根据测试内容与时间的不同, 实验室仪器需进行网上预约制度。电感耦合等离子体质谱自主上机用户需根据预约制度登陆大仪共享网站最少提前 30 分钟预约机时, 包括周末; 寒暑假及法定节

假日请关注实验室实时通知。

请严格遵守预约时间使用仪器, 以免浪费机时。如需调换时间段, 在技术员同意下可与其他使用者协商。因故不能在预约时间内测试者, 请提前 30 分钟取消预约并通知技术员。恶意预约机时或有多次无故不遵预约时间的用户, 实验室将进行批评教育、通报批评或取消上机资格等处罚。

预约时段		预约时间	测试内容
周一至周日	09:00 至 22:00	不限制	ICP-MS 元素分析

- (1) 校内使用者须经过技术员的实验操作培训, 考核合格后方可上机使用;
- (2) 实验开始时务必在实验记录本上登记, 结束后如实记录仪器状态;
- (3) 严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件。使用期间如仪器出现故障, 使用者须及时通知技术员, 以便尽快维修或报修, 隐瞒不报者将被追究责任, 加重处理;
- (4) 因人为原因造成仪器故障的(如硬件损坏), 用户课题组须承担维修费用;
- (5) 本实验室所有原始数据不允许在仪器工作站上删改, 尤其不允许用 U 盘与移动硬盘直接拷贝。用户应根据要求通过科研仪器网/数据服务器传送下载原始数据至本地电脑, 以保存并做数据处理; 实验数据在本实验室电脑中保留 2 年。
- (6) 用户应保持实验区域的卫生清洁, 测试完毕请及时带走样品, 技术员不负责保管。

使用者若违犯以上条例, 将酌情给予警告、通报批评、罚款及取消使用资格等惩罚措施。

5.3. 培训考核制度

校内教师、研究生均可提出预约申请, 由技术员安排时间进行培训, 培训内容包括仪器使用规章制度、送样须知及安全规范、基本硬件知识、标准操作规程(自主测试)及相应数据处理。

培训结束后, 两周内培训者需管理人员监督下进行 5 次左右操作, 培训者根据自己的掌握程度, 联系技术员进行上机考核。初级考核合格后, 可在管理人员监督下上机操作, 一周后复考;

实验室技术员认为培训者达到独立操作水平后, 给予培训者授权在所允许的可操作实验范围内独立使用仪器。如果因为人为操作错误导致仪器故障者, 除按要求承担维修费用之外, 给予重考惩罚、培训费翻倍。

对接受培训人员的核心要求:

- (1) 了解电感耦合等离子体质谱仪的基本原理及其应用的多学科背景知识;
- (2) 熟练掌握 Qtegra 软件系统, 严格按照标准操作规程操作, 防止因人为操作不当造成仪器故障, 认真做好仪器的使用及故障记录。

6. 实验内容

6.1. 样品的准备

6.1.1. 样品要求

6.1.1.1. 除盐。ICP-MS 忌盐, 样品中缓冲盐浓度高时应进行除盐、大剂量稀释等操作, 最终测试溶液中盐浓度控制在 0.1%~0.2% 左右;

6.1.1.2. 样品配制为水溶液, 浓度为 ppb 级别。样品溶液中酸浓度浓度 < 5% (以 2% HNO₃ 为宜), 且酸纯度应为优纯级 (GR) 以上;

6.1.1.3. 过滤: 制备样品后过 0.22 μm 滤膜;

6.1.1.4. 样品量: > 2mL;

6.1.1.5. 准备样品空白试剂。

注意: 进样系统和石英矩管不耐 HF, 禁止测试含 HF 的样品!

由于用户的样品问题导致仪器异常或配件更换, 所有责任将由用户及所在课题组或单位承担。

6.1.2. 标准曲线溶液配制

配制一系列不同浓度的标样, 包括试剂空白。注意, 尽量保证标准曲线的溶剂与样品溶剂相同。

6.1.3. 内标溶液的配制

以样品空白溶剂稀释内标元素标准溶液, 配制内标溶液, 溶液浓度视待测元素而定, 一般可配制为 5-10 ppb。

6.2. 运行仪器

***基理系统登陆

接入大仪网的仪器操作电脑均需要登陆基理锁屏界面。

(1) 如图 (a), 如界面显示“一卡通用户”, 请在 Account 输入预约者的一卡通账户, Password 栏输入相应账户密码, 点击 Submit;

注意: 如账号或密码输入错误, 请按键盘 Delete 键进行删除, 再重新输入; 禁止点击 Cancel, 否则仪器会自行关机。

(2) 如图 (b), 如界面显示“LIMS User”, Account 显示 Administrator, 请与相关老师联系。



6.2.1. 软件认识

如图6-1所示为两个ICP-MS常用软件。其中Instrument Control为仪器控制、调谐和状态查看软件, Qtegra为方法编辑、数据采集和数据处理软件。

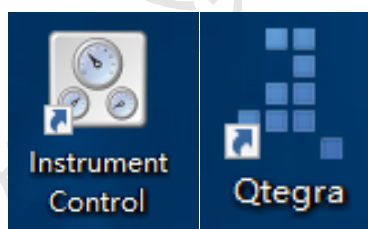


图6-1 操作软件

6.2.2. 点火前准备工作

按照以下步骤进行点火前准备工作:

- 气体准备: 打开氩气钢瓶, 如图6-2 (a) 确认氩气 (Ar) 分压阀压力 > 0.6 Mpa (如需进行 KED 模式检测则需确认同时打开氦气, 如需进行 CCT 模式检测则需确认同时打开氧气)。

注意: 开始实验前请确认氩气量是否充足;


- 洗液准备: 如图6-2 (b) 观察洗液液面, 不足时更换适量新鲜超纯水;
- 循环冷却水: 如图6-2 (c) 打开循环水冷却器开关, 冷却水温度为 24 °C;
- 泵管安装: 如图6-2 (d) 将蠕动泵废液泵管、进样泵管和内标泵管安装

到蠕动泵上, 注意: 蠕动泵转动方向为顺时针, 液体前进方向与蠕动泵转动方向保持一致;

- e) 进样系统检查: 如图6-2(e), 点击Instrument Control图标, 选择Inlet System选项, Peristaltic Pump下面点击Enable打开蠕动泵, 确认进样管、内标管和废液管液体流动正常后, 点击Disable关闭蠕动泵;
- f) 确认排风: 如图6-2(f)所示, 点击RF Generator选项, 确认Plasma Exhaust在0.48 mbar左右;
- g) 确认真空度: 如图6-2(g)所示, 点击Vacuum选项, 确认真空度Penning Pressure $< 5e^{-007}$ 。

a)


确认氩气分压阀
压力 > 0.6 Mpa

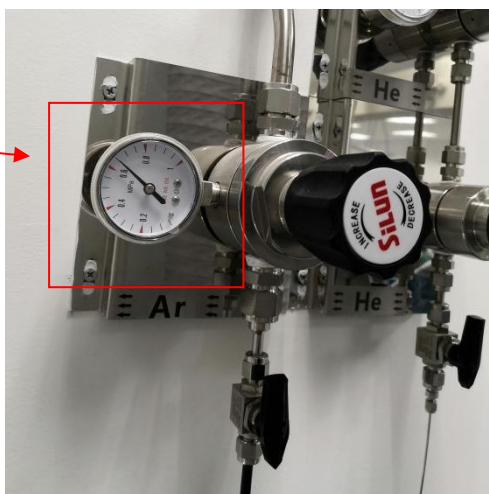

b)




c)

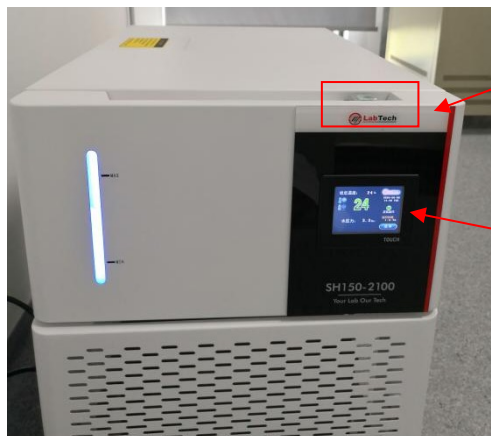

打开循环水冷却器

温度: 24°C

d)

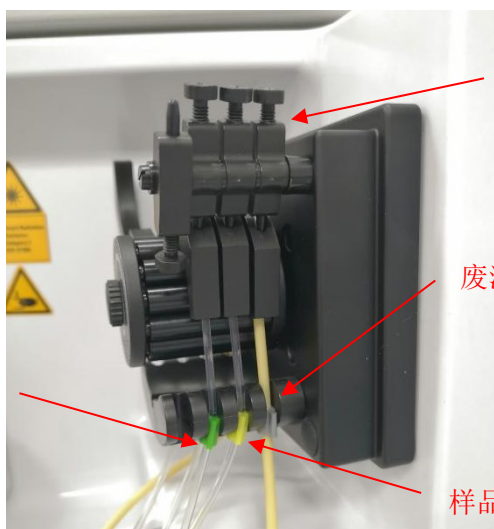

安装蠕动泵管, 通过调节旋钮松紧, 使液体正常流动。

废液管

内标管

样品管

e)

点击 Enable, 然后观察泵管液体流动是否正常。

Identifier	Enabled	Dwell time (s)	Channels	Spacing (u)	Resolution	Color	Interferences
7Lu	<input checked="" type="checkbox"/>	0.1	1	0.1	Normal	204, 127.	1H + 6Li(7.499%)
59Co	<input checked="" type="checkbox"/>	0.1	1	0.1	Normal	112, 122.	16O + 3H + 40Ar[
115In	<input checked="" type="checkbox"/>	0.1	1	0.1	Normal	165, 117.	115Sn(0.360%);
238U	<input checked="" type="checkbox"/>	0.1	1	0.1	Normal	0, 142, 25	1H + 237Np(0.00

Inlet System

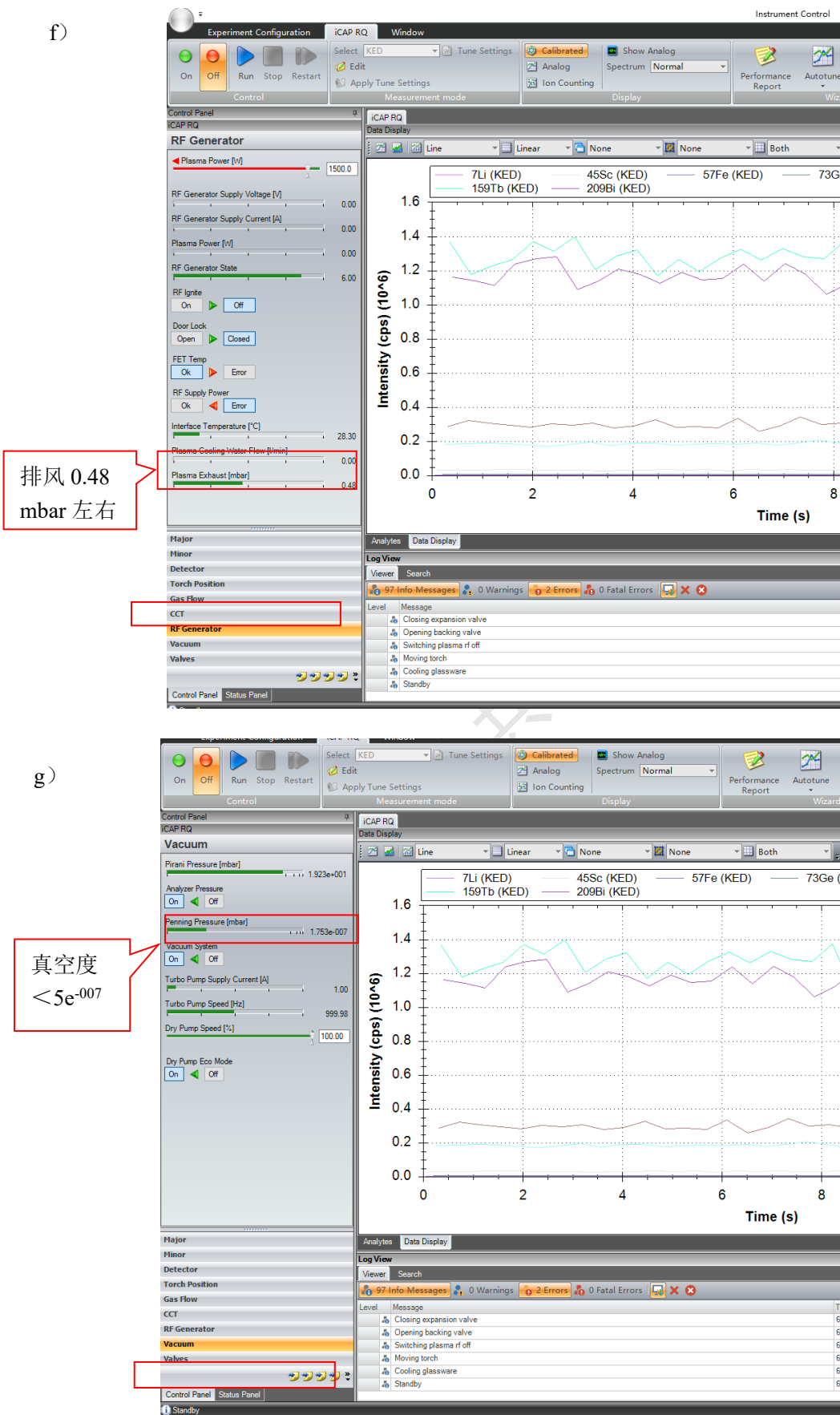


图6-2 点火前准备工作

6.2.3. 点火

将样品管和内标管放置在去离子水中, 点击On按钮点火。如图6-3 (a) 所示, 点火过程中, 菜单栏显示为灰色, 信息栏显示点火进程。如图1.3 (b), 点火成功后, 信息栏显示“Operate”。点火成功后, 在iCAP RQ菜单栏切换到STD模式, 等待仪器稳定10~15 min。

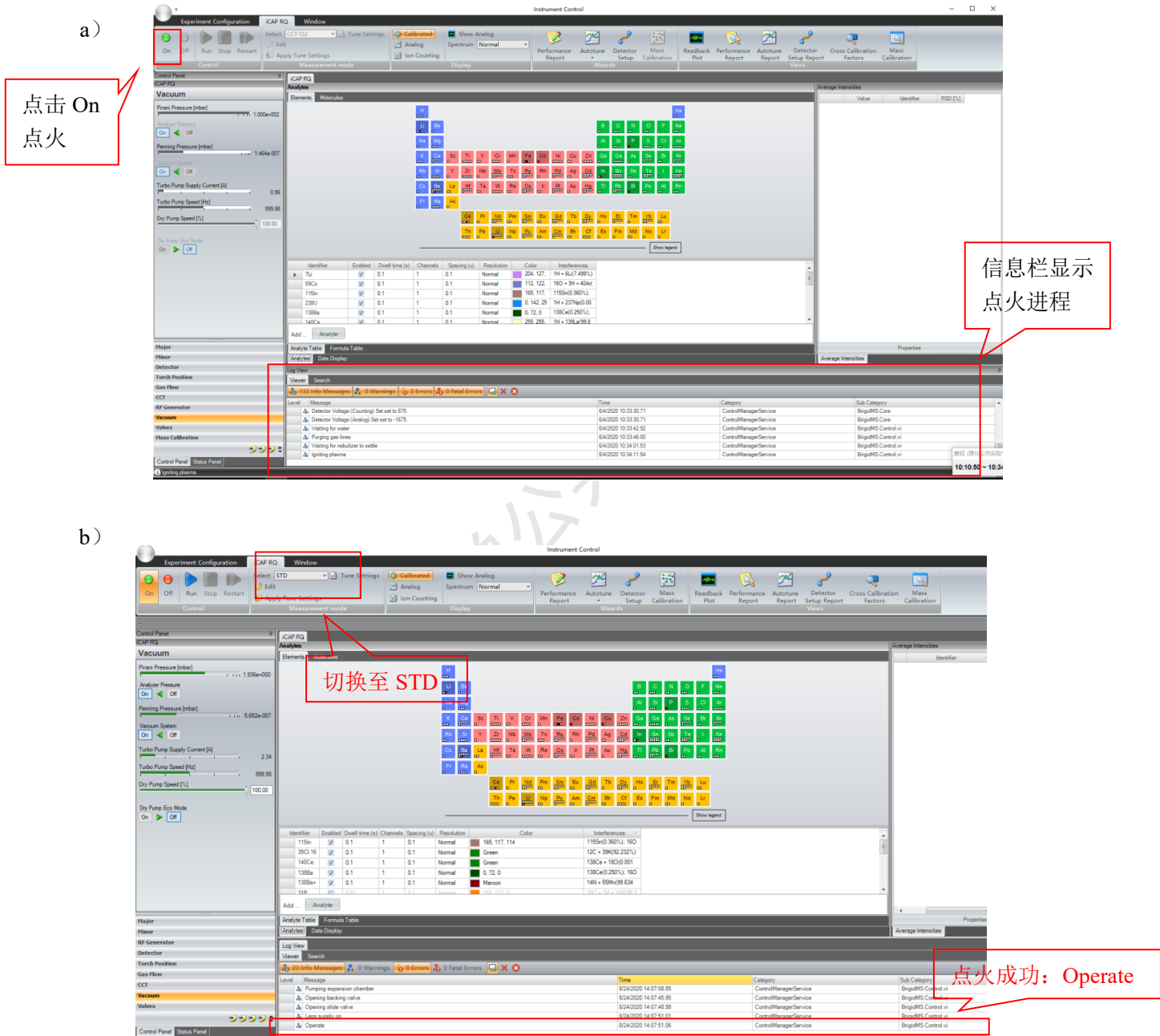



图6-3 点火

6.2.4. 判断仪器灵敏度

按照如下步骤确认仪器灵敏度:

- a) 仪器配置: 如图6-4 (a) 所示, 在Experiment Cofiguration选项卡的下拉菜单中选择仪器配置:
- iCAP RQ和Multi elements为手动进样;
 - iCAP RQ + ASX-560为自动进样器进样; Single Cell Analysis为单细胞进样;
- b) STD模式灵敏度: 如图6-4 (b) 所示, 当**仪器在STD模式下稳定10~15 min**后, 将样品管和内标管同时放入调谐液中, 点击Run采集信号。在Properties窗口查看各元素或化合物的信号强度, 灵敏度应满足: $7\text{Li} > 50000$, $59\text{Co} > 100000$, $115\text{In} > 200000$, $238\text{U} > 300000$, $140\text{Ce}.16\text{O}/140\text{Ce} < 0.03$, $(138\text{Ba}^{++})/(138\text{Ba}) < 0.03$ 。点击Stop, 将样品管和内标管放回去离子水中;
- c) KED模式灵敏度: 如图6-4(c), 在iCAP RQ菜单栏切换到KED模式, **等待仪器在KED模式下稳定10~15 min**, 然后将样品管和内标管同时插入调谐液中, 点击Run开始采集信号。在KED模式下, 灵敏度应满足: $59\text{Co} > 30000$, $59\text{Co}/35\text{Cl} 16\text{O} > 18$ 。然后点击Stop, 将样品管和内标管放置到去离子水中。

a)

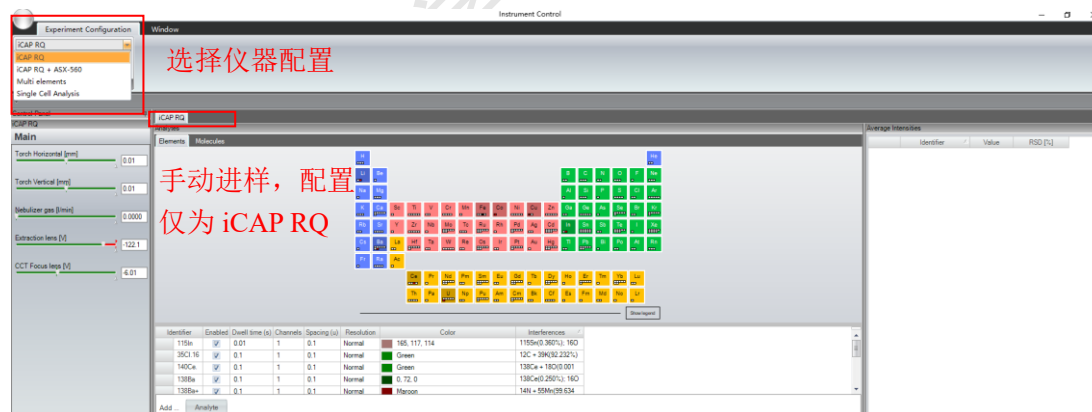

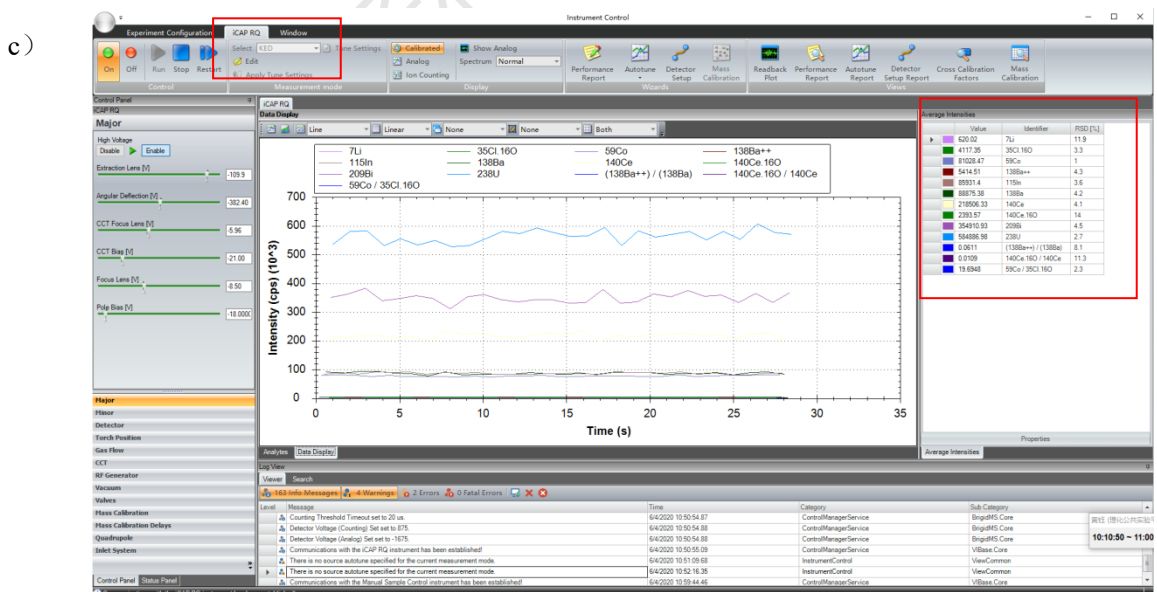
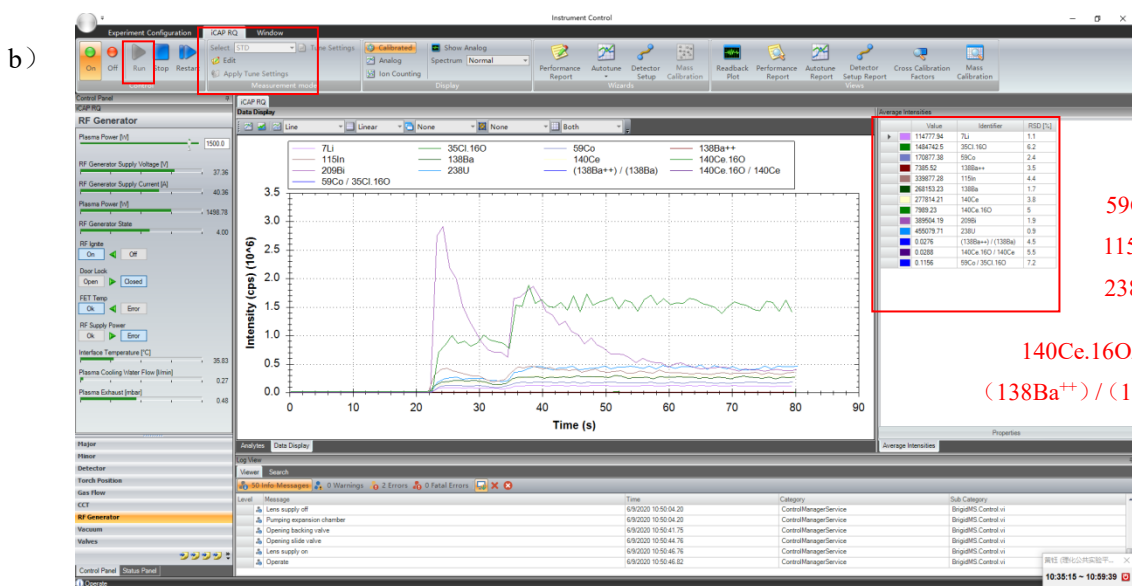
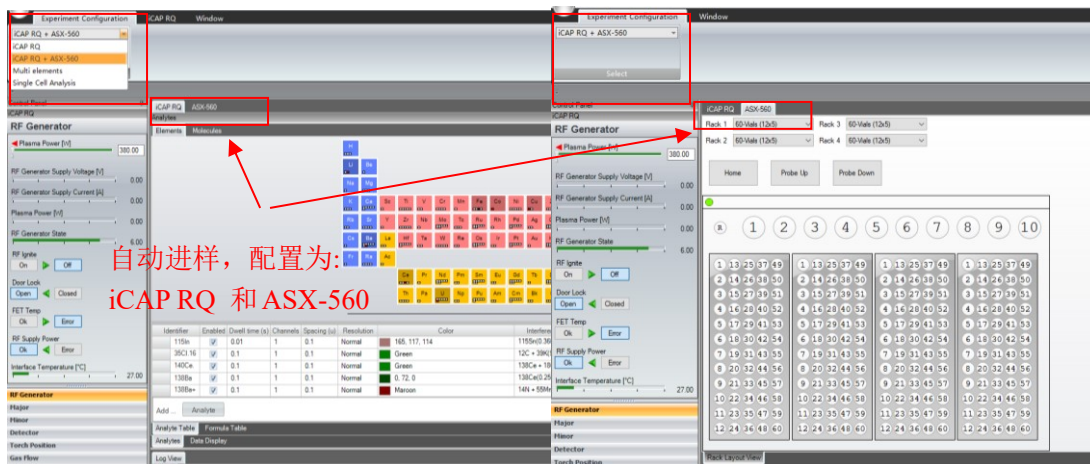


图6-4 判断仪器灵敏度

6.3. 编辑采样序列

6.3.1. 创建LabBook


点击桌面上Qtetra图标，打开序列编辑和数据采集软件。

如图6-5 (a) 所示，在Home Page界面，点击LabBooks创建序列，输入序列名称，命名规则为：**姓名首字母大写-所测元素-检测模式-日期**，如HY-Fe-KED-20200610。存储路径为：LabBooks\导师姓名全拼文件夹，如LabBooks\Sample Test。

勾选Create a new LabBook from a blank Template（若之前已有序列且测试条件相同，也可选择Create a new LabBook from an existing Template，在原有基础上进行修改和编辑序列，如图6-5(b)），**Evaluation选项选择eQuant**。

点击Create LabBook按钮，创建LabBook。弹出方法编辑界面，然后按照6.3.2步骤进行方法编辑。

a)

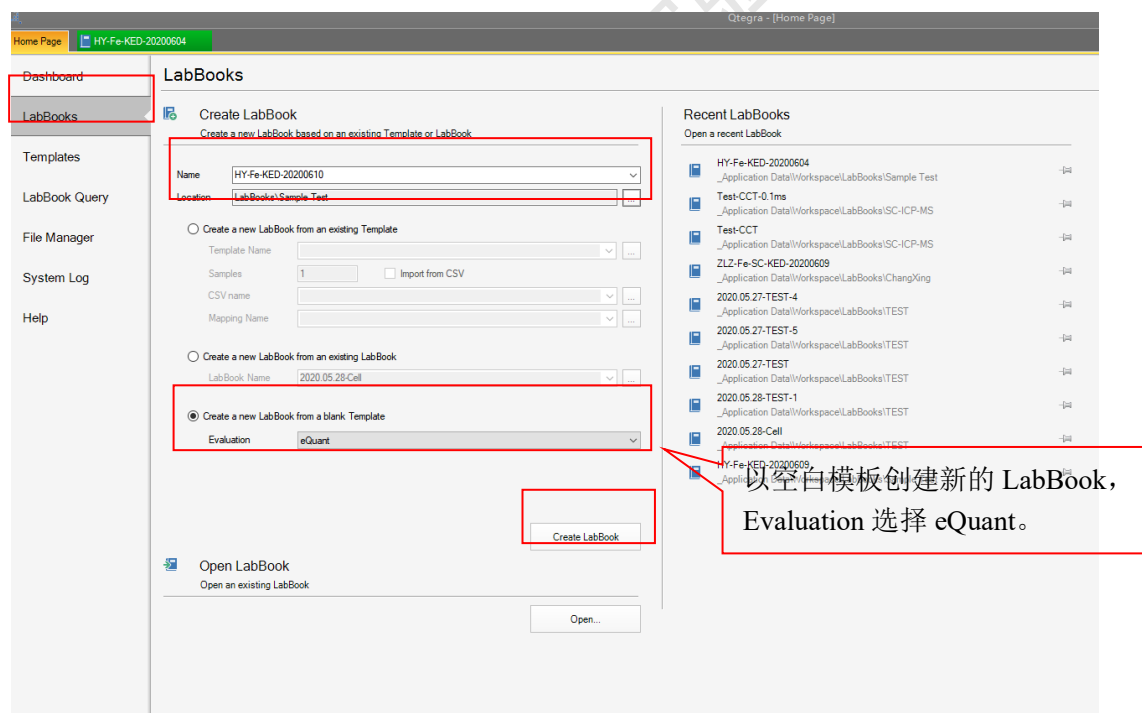

b)

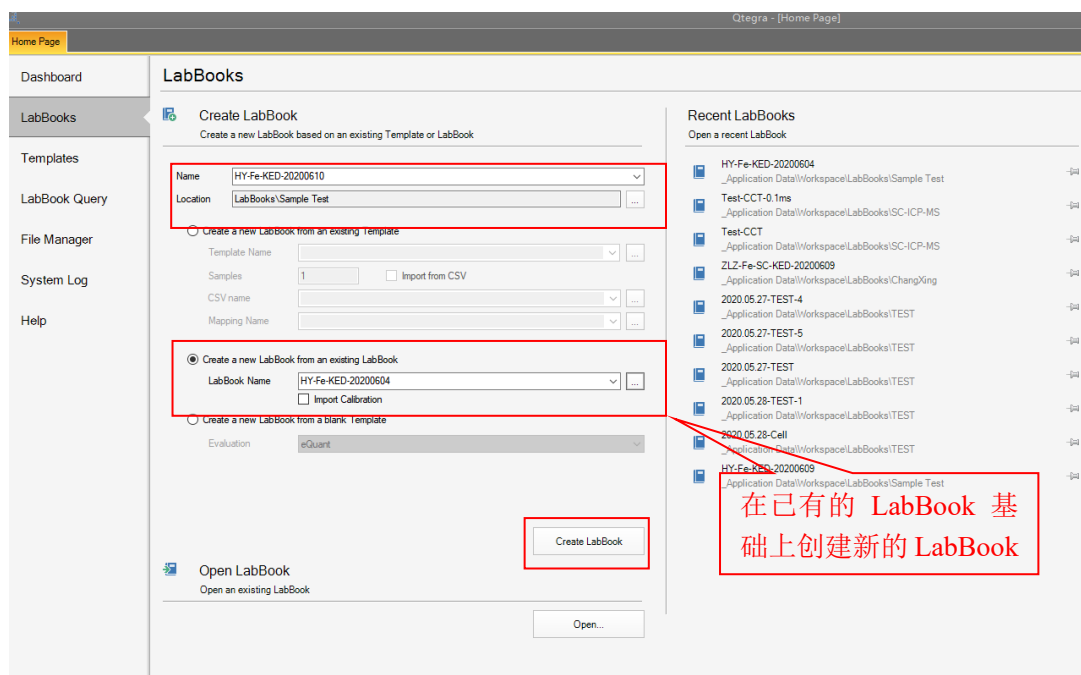


图6-5 创建LabBook

6.3.2. 方法编辑

6.3.2.1. Method Parameters

按照a) ~ f) 步骤依次编辑Method parameters各部分参数:

a) 元素测定: 如图6-6 (a) 所示, 点击Analytes, 在Element窗口呈现元素周期表, 在元素周期表中勾选待测元素和内标元素, 例如待测元素Fe, 内标元素Sc和Ge。(右键单击元素, 弹出元素的同位素信息和可能存在的干扰, 根据元素丰度、基体干扰等因素选择合适的同位素进行检测。)

其他离子形式测定: 如图6-6 (b) 在Analytes窗口点击Molecules, 勾选待测化合物, 如CCT加氧模式测P.O则勾选31P.16O。(不检测的离子形式则不需进行此设定)

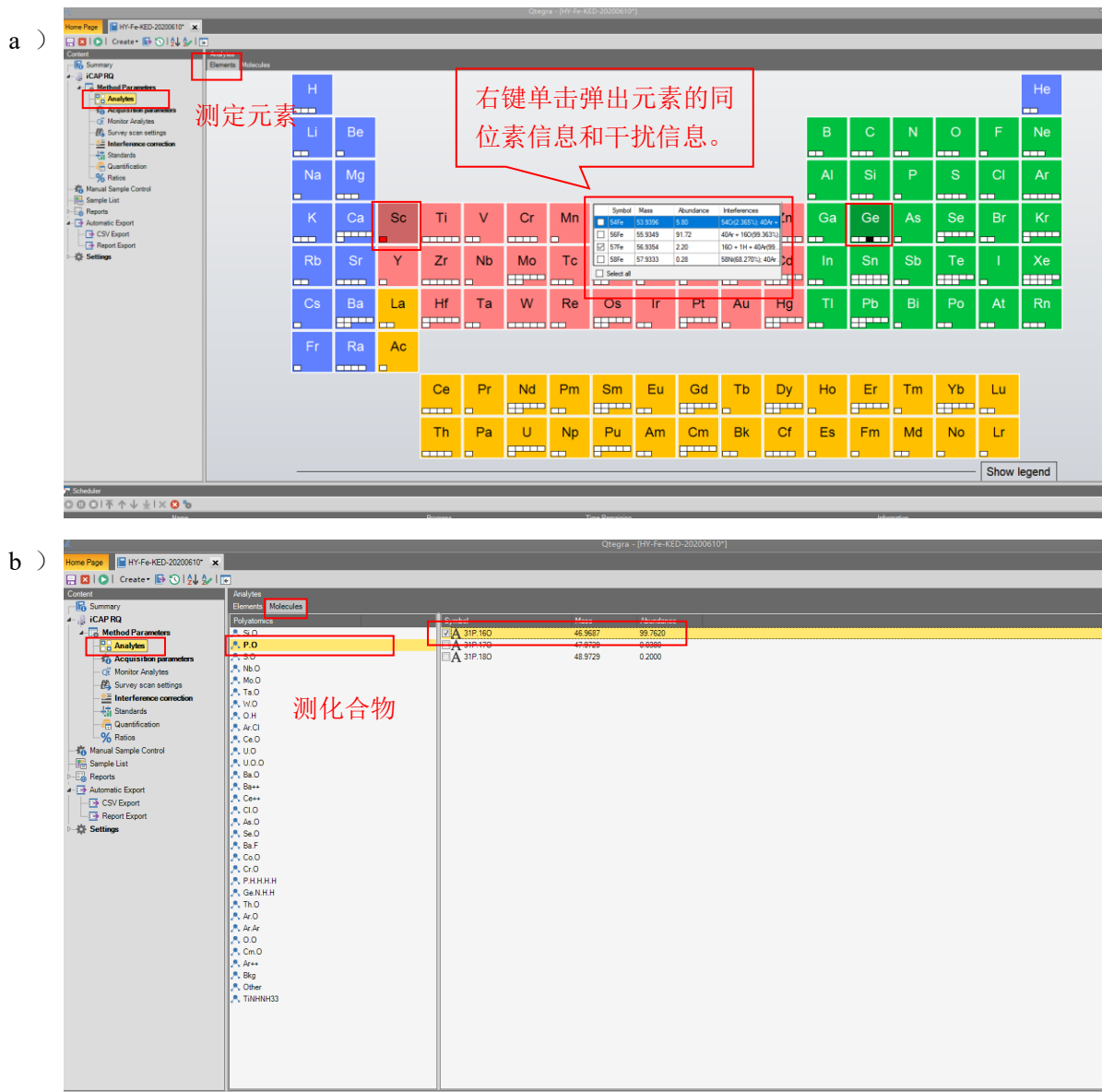


图6-6Analytes设置

b) Acquisition parameters: 如图6-7所示设置信号采集参数, Dwell times设置为 0.05 s, Measurement mode 下拉栏中选择检测模式。注意: 此处选择的检测模式应该与Instrument Control中保持一致。

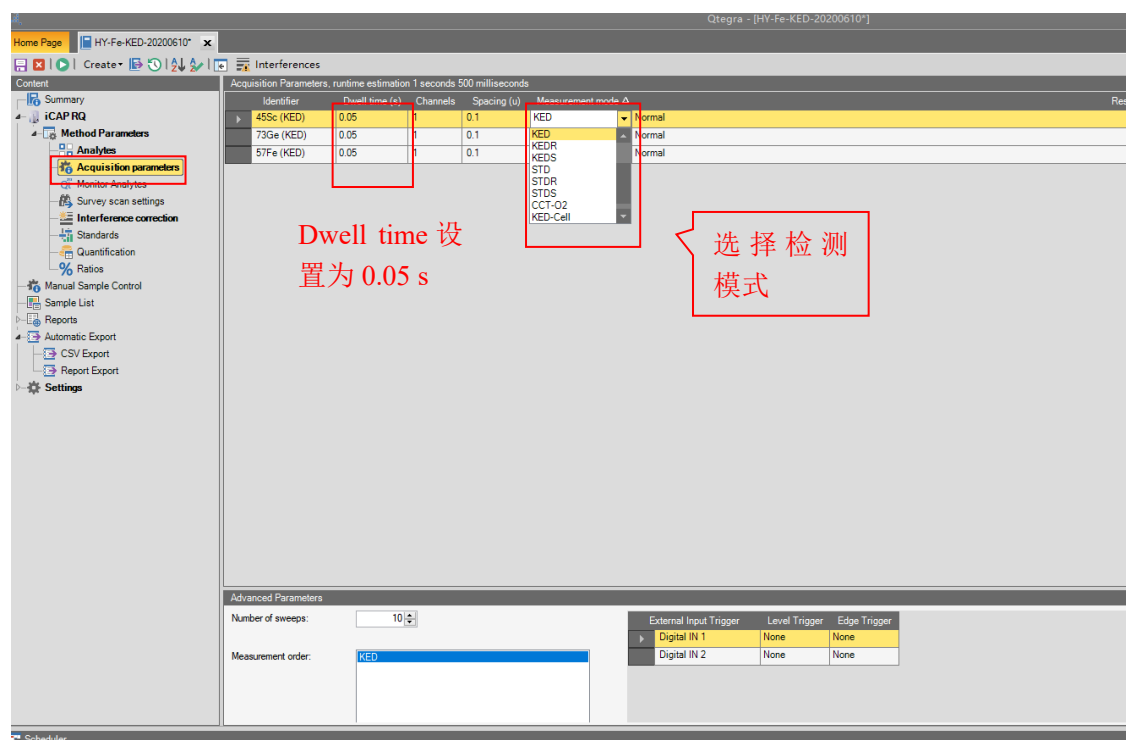


图6-7 Acquisition parameters设置

- c) Monitor Analytes: Uptake设定采样时间, Wash设置管路冲洗时间, 一般为默认值。

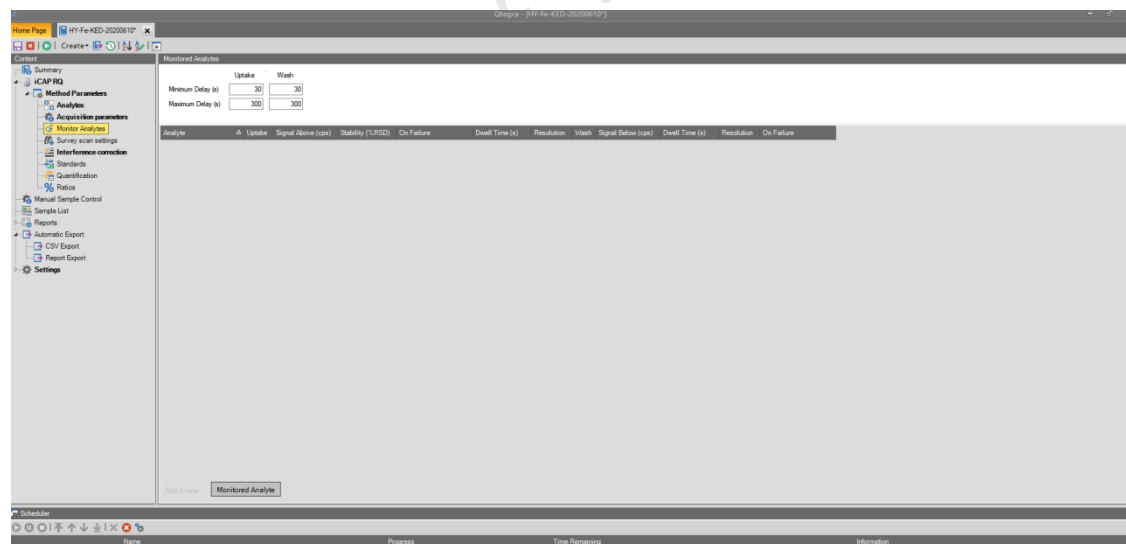


图6-8 Monitor Analytes

- d) Survey scan settings: 设置全扫描范围, 定量测试时无需设置。

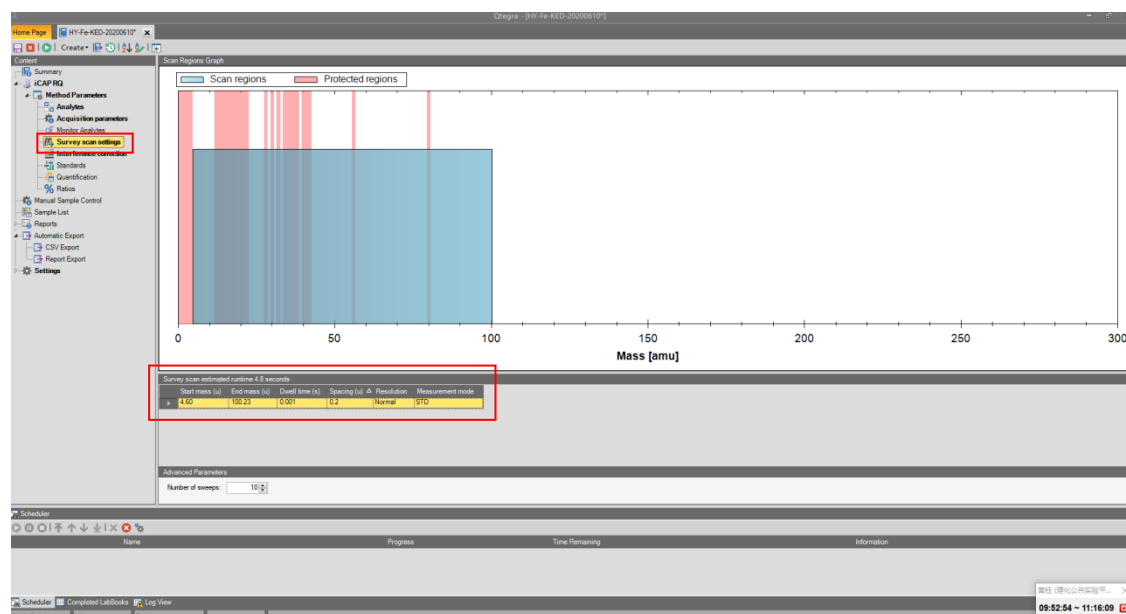
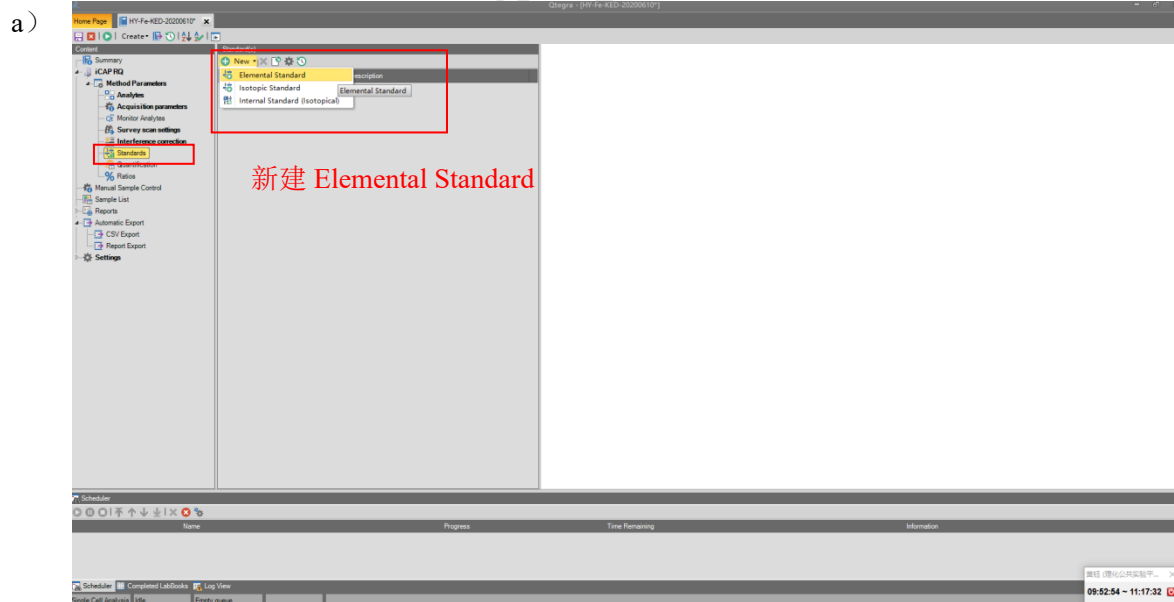


图6-9 Survey scan settings

e) Standards: 编辑标准曲线信息。如图6-10 (a)单击按钮New, 点击Elemental Standard, 如图6-10 (b)输入Standard名称, 如STD6.25 ppb, 点击OK。如图6-10 (c)所示, 在Standard信息编辑窗口, 选择标准品元素, 并输入浓度及浓度单位信息。按照相同的方法, 依次编辑好整个工作曲线信息, 如图6-10 (d)。



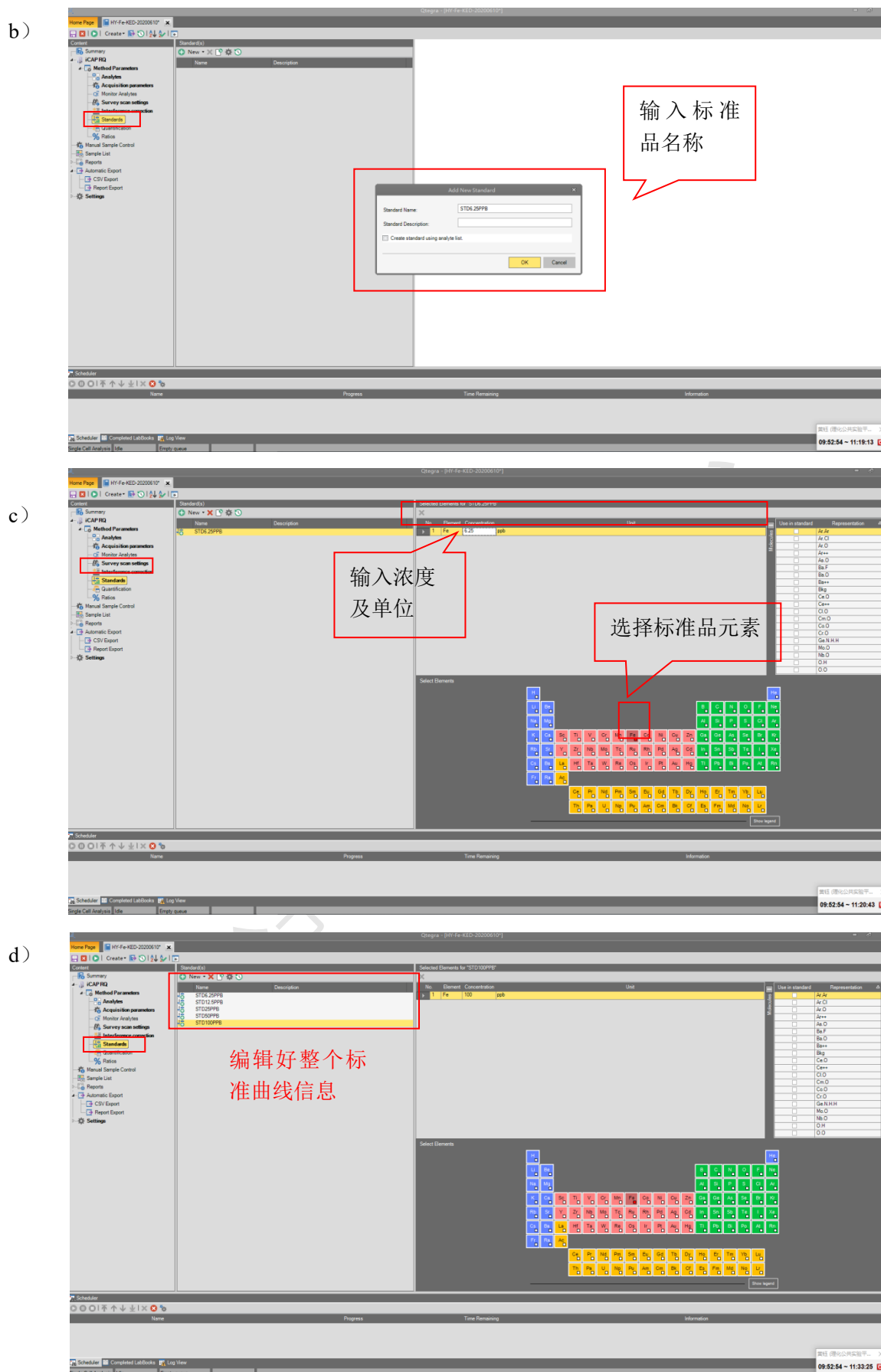


图6-10 编辑Standards信息

f) Quantification: 设置定量参数。如图6-11 (a) 在Internal Standard选项中, 将内标元素设置为Internal Standard。如图6-11 (b), 选择待测元素的内标, 如待测元素 ^{57}Fe (KED) 选择 ^{45}Sc (KED) 作为内标。

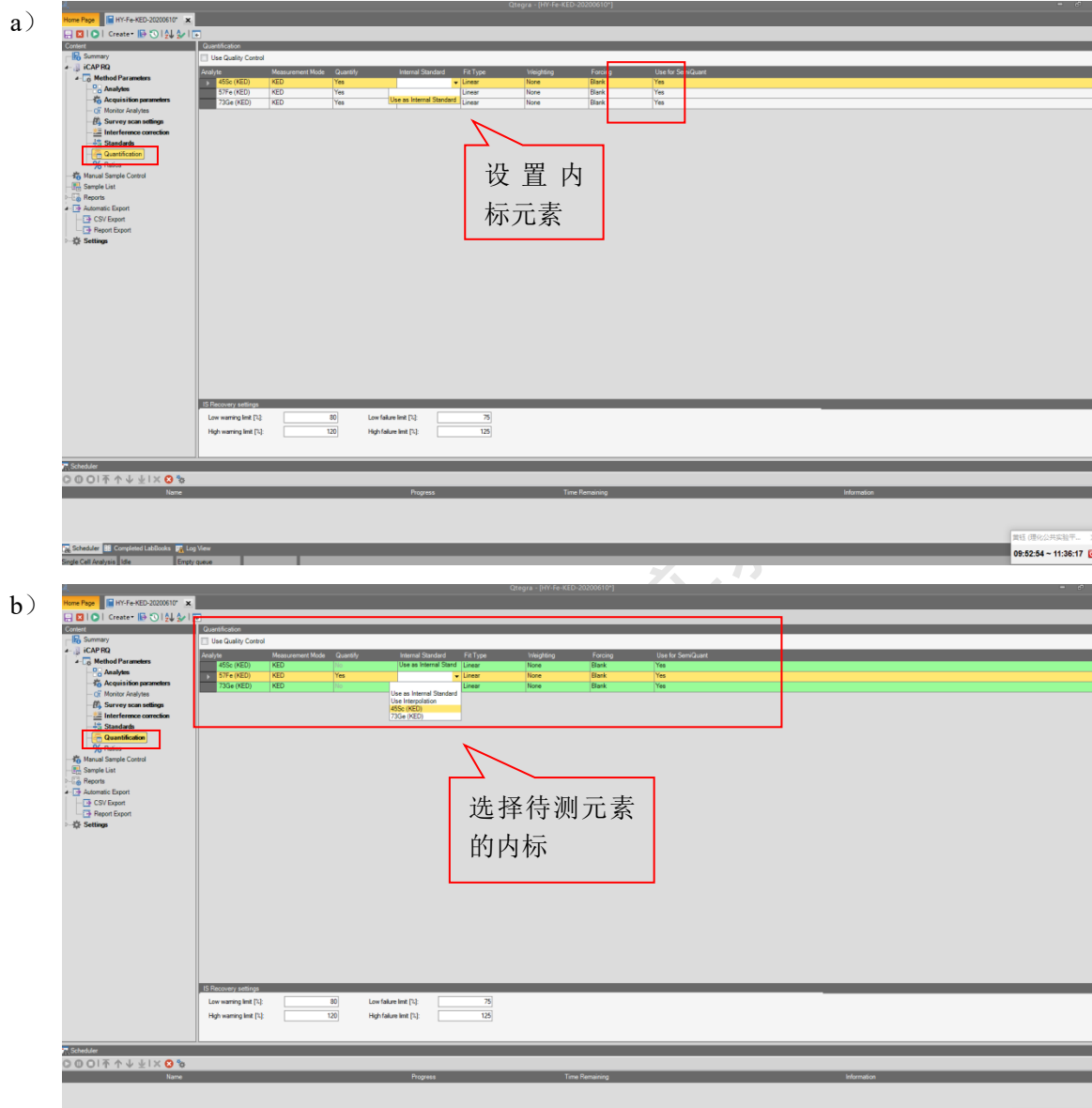


图6-11 编辑Quantification

6.3.2.2. Uptake Time和Wash Time设置

如图6-12 (a) 所示, 在Manual Sample Control中将手动进样的采样时间和冲洗管路时间分别设置为60 s; 如图6-12 (b) 在ASX-560中将采样时间和冲洗管路时间设置为90 s。

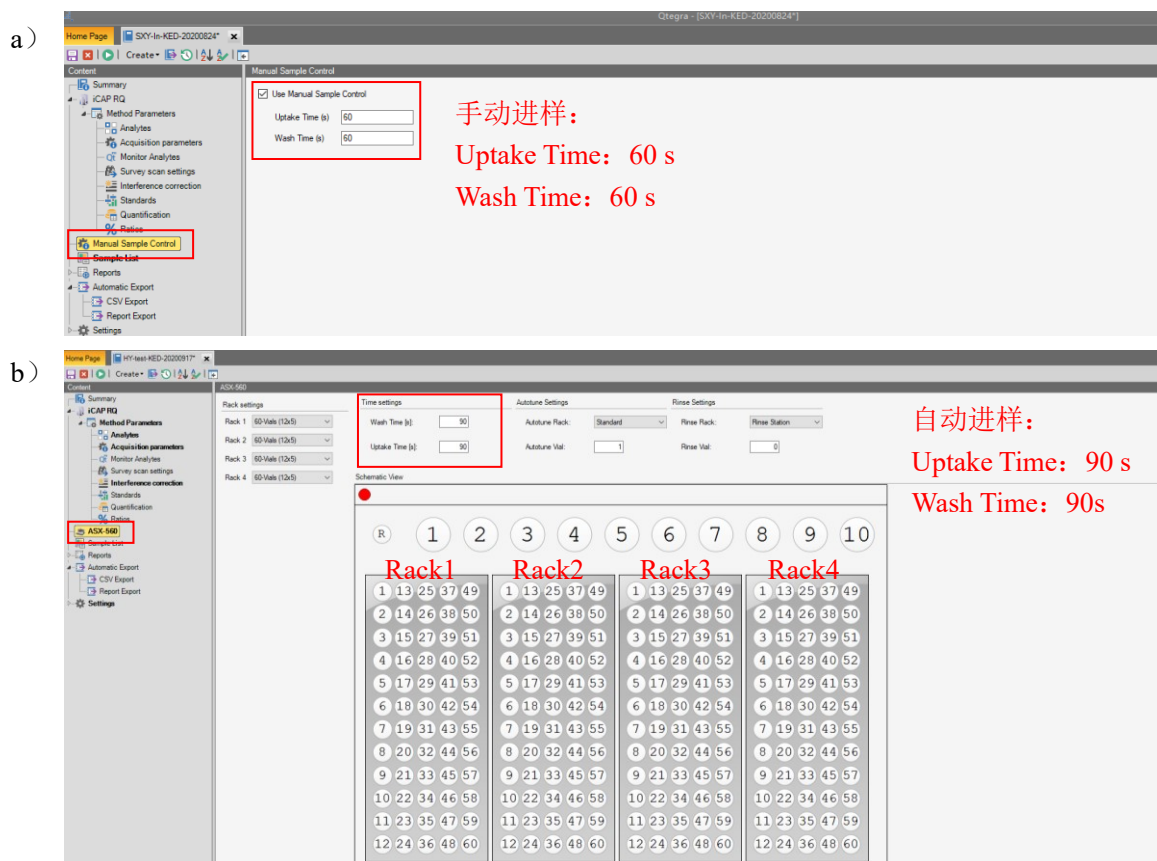


图6-12 Uptake Time和Wash Time设置

6.3.3. 编辑样品序列




在Sample List界面中编辑样品序列信息:

如图6-13 (a), 单击Add, 点击Add Rows, 弹出6-13 (b) 窗口, 根据样品个数输入需要添加的行数, 点击OK;

如图6-13 (c), 编辑样品列表信息。Label列输入样品名称; Main Runs设置为3次; Sample Type选择样品类型: 空白溶剂的样品类型设置为BLK; 标准曲线样品类型设置为STD对选择对应的标品浓度使之与6.3.2.1 (e) 步骤中设置的标曲信息对应 (若为手动进样, 则至此序列参数编辑完成);

如图6-13 (d), 若使用自动进样器, 则在样品序列中编辑好样品位置信息;

如图6-13 (e), 样品序列编辑好以后, 点击保存按钮, 样品列表上方将显示Sample List总运行时间。

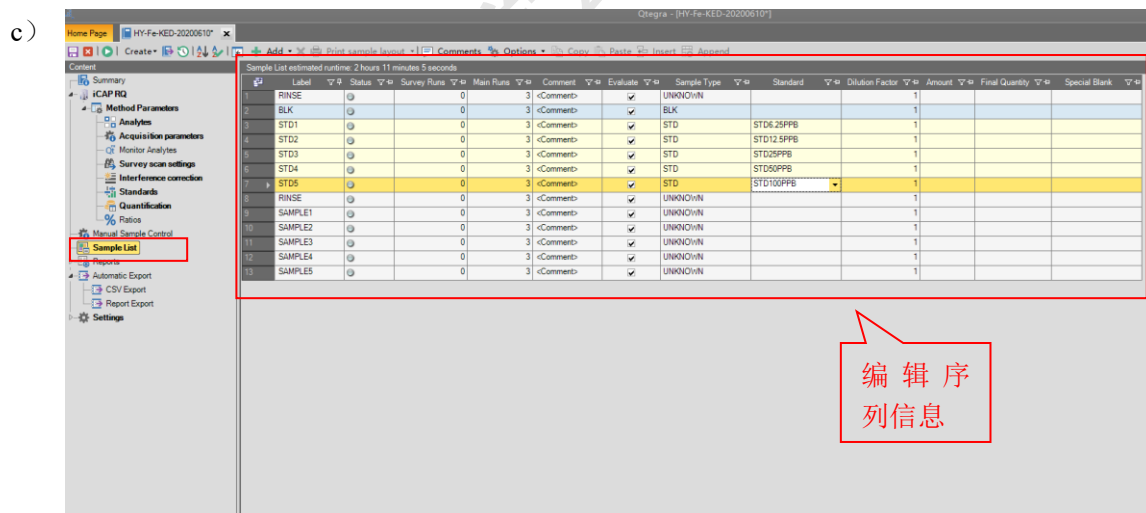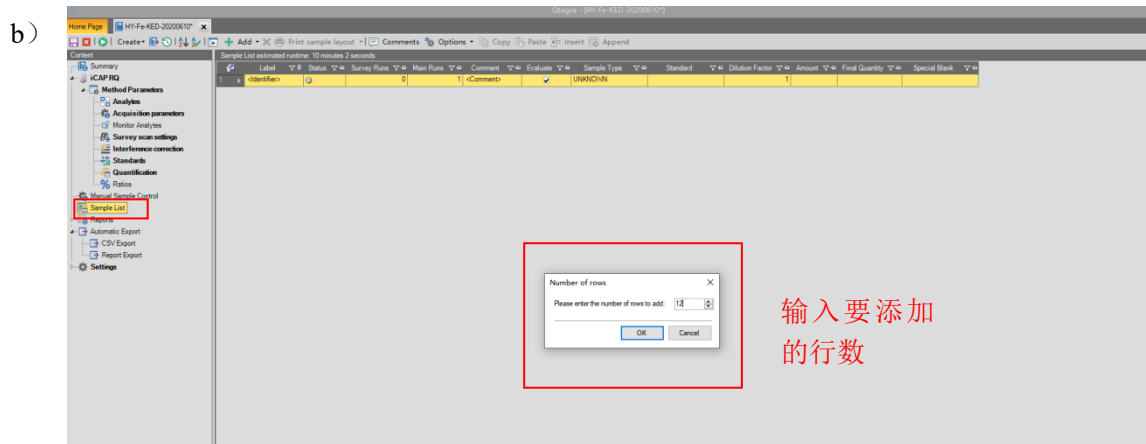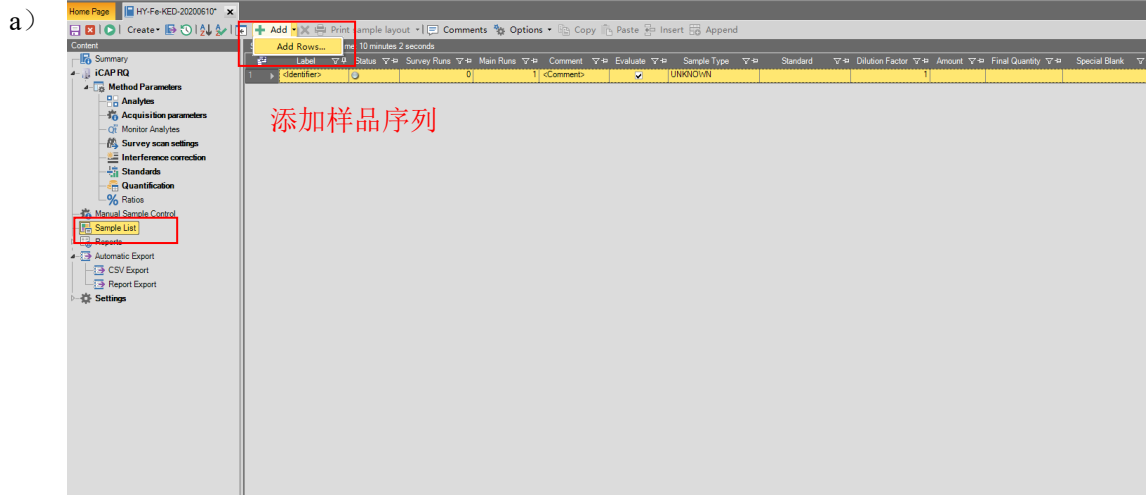

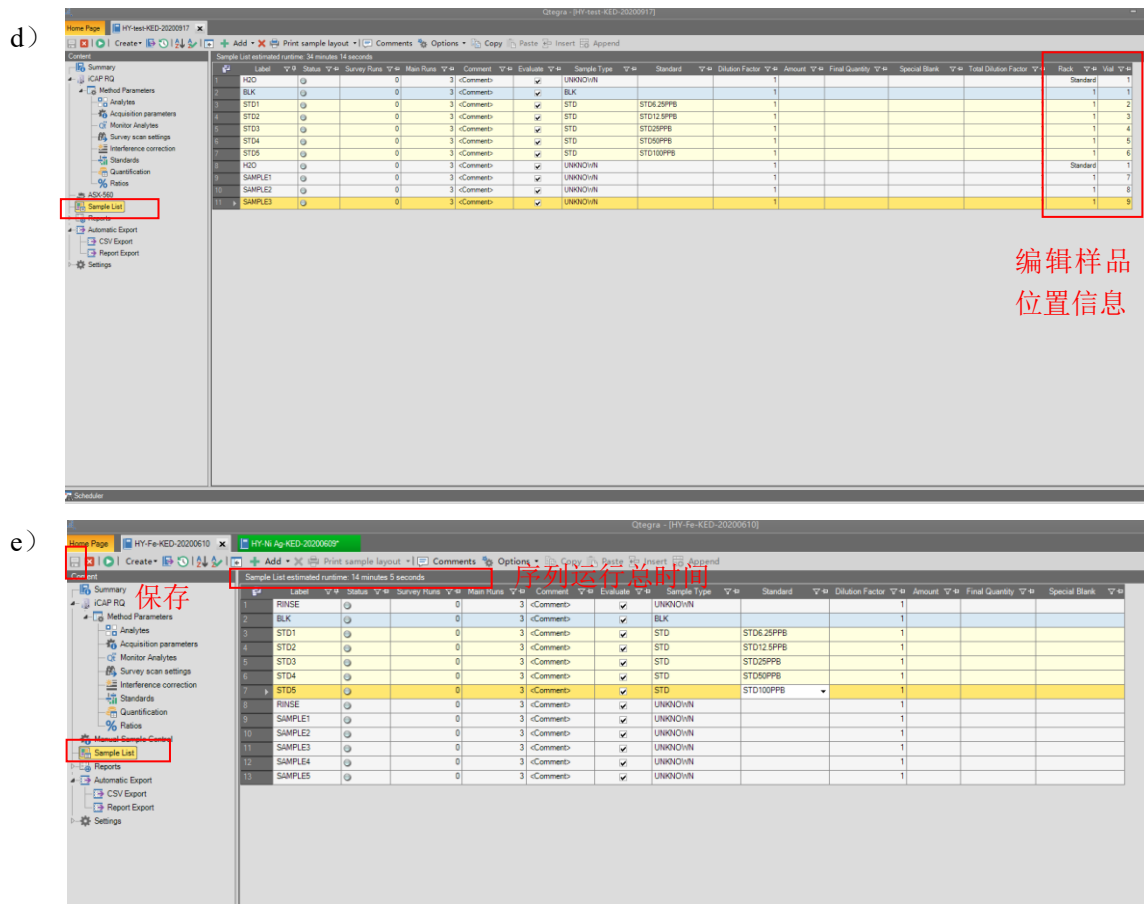
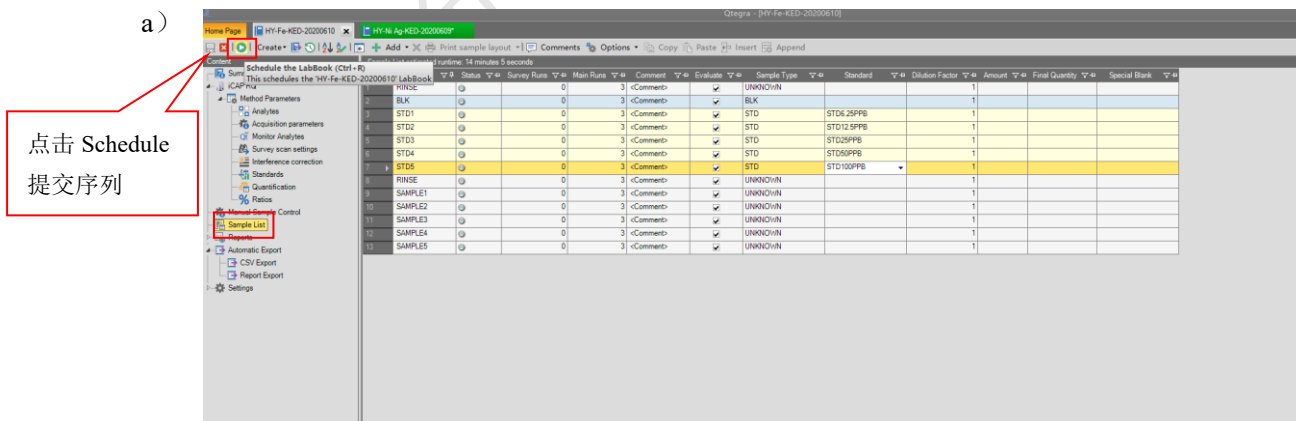


图6-13 编辑样品序列

6.4. 运行序列

确认样品序列和方法信息无误，将内标管插入内标溶液中。如图6-14 (a) 点击菜单栏中绿色的Schedule按钮，将序列提交至队列中。如图6-14 (b)，在Scheduler窗口中点击Run按钮，开始运行序列。



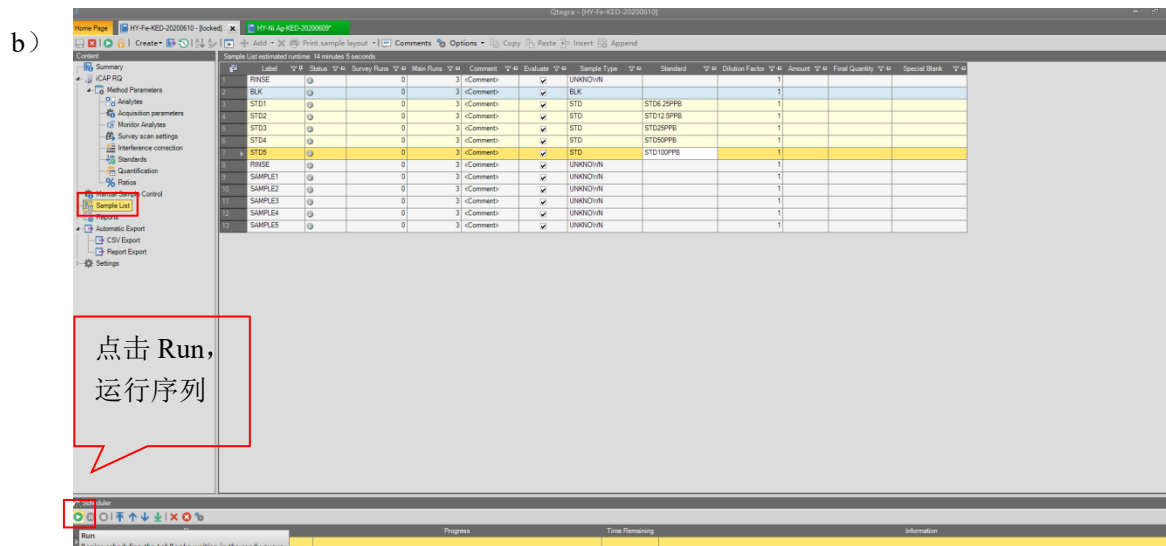
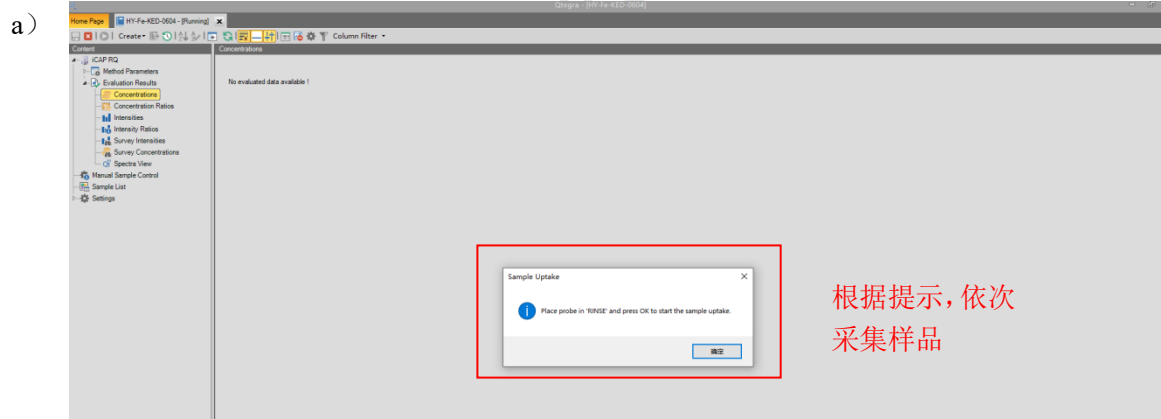


图6-14 运行序列

6.5. 采集数据

如图6-15 (a) 根据提示, 将样品管放置到相应的样品中, 依次采集数据 (若为自动进样, 则无此操作);

如图6-15 (b), 在 Evaluation Results 中, 查看 Intensity (信号强度)、Concentrations (浓度) 等结果。



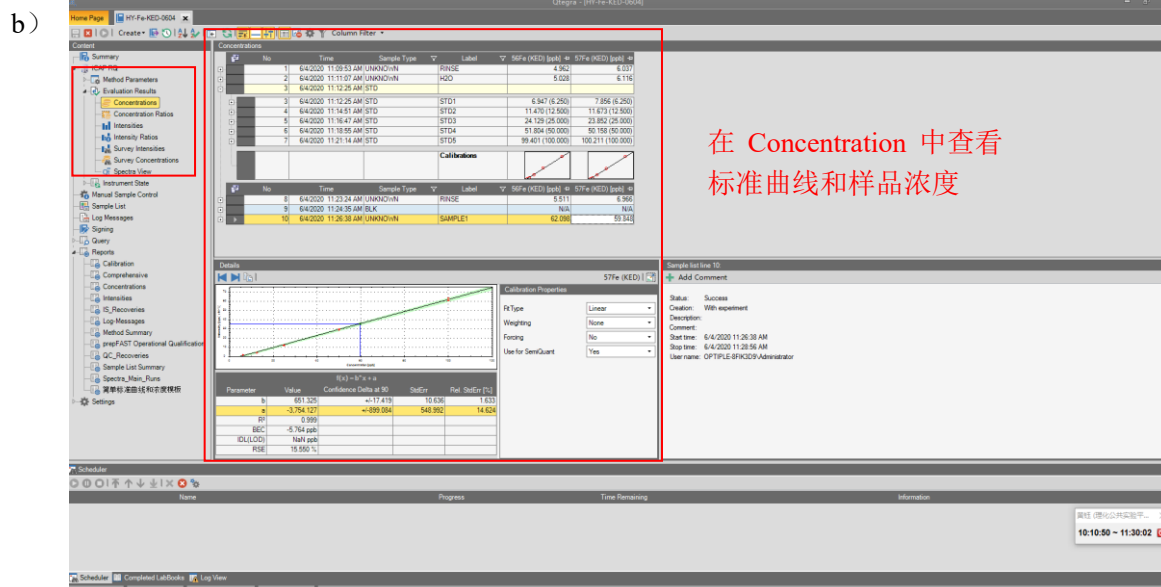


图6-15 采集数据

6.6. 报告输出

如图6-16 (a) 所示, 样品采集完毕后, 在Reports项目栏中选择报告模板进行输出。在Report Preview窗口预览报告, 点击打印按钮, 选择Microsoft Print to PDF, 点击确定。

如图6-16 (b), 对输出报告进行命名, 存储路径为This PC/Windows (C:)/ProgramData/Thermo/Qtetra/_Application Data/Workspace/LabBooks/课题组/日期文件夹, 如技术员6.23日所测样品, 文件名为HY-Fe-KED-20200623, 保存路径为 This PC/Windows(C:)/ProgramData/Thermo/Qtetra/_Application Data/Workspace/LabBooks/Sample Test/ISCPS/20200623。

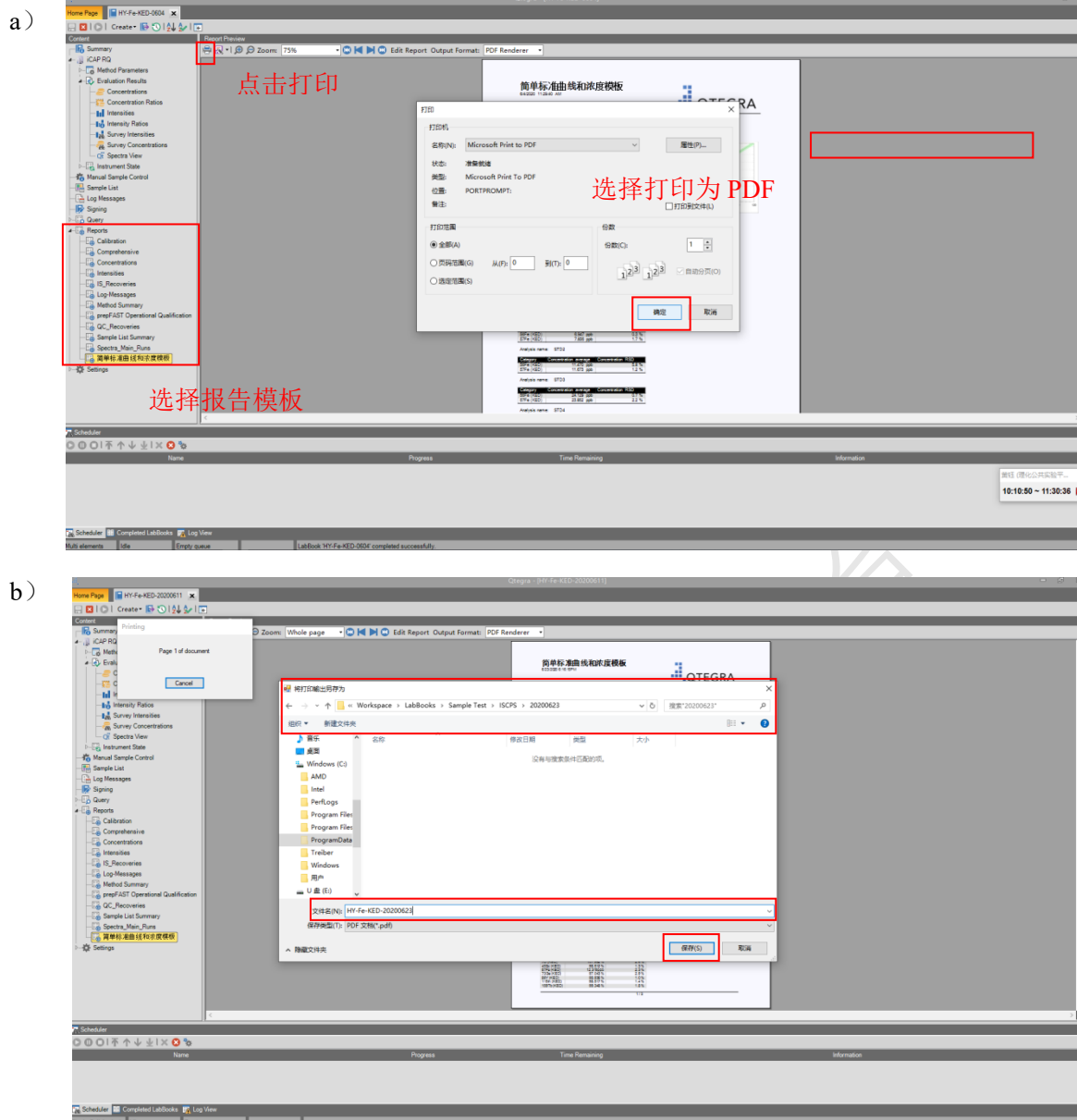


图6-16 输出报告

6.7. 测试结束后处理

- ① 如图6-17, 当实验完成以后, 将内标管和样品管放到去离子水中冲洗10 min左右 (若样品基体较大, 则先用0.25%~2% HNO₃冲洗10 min后, 再用去离子水冲洗10 min左右), 回到Instrument Control界面。



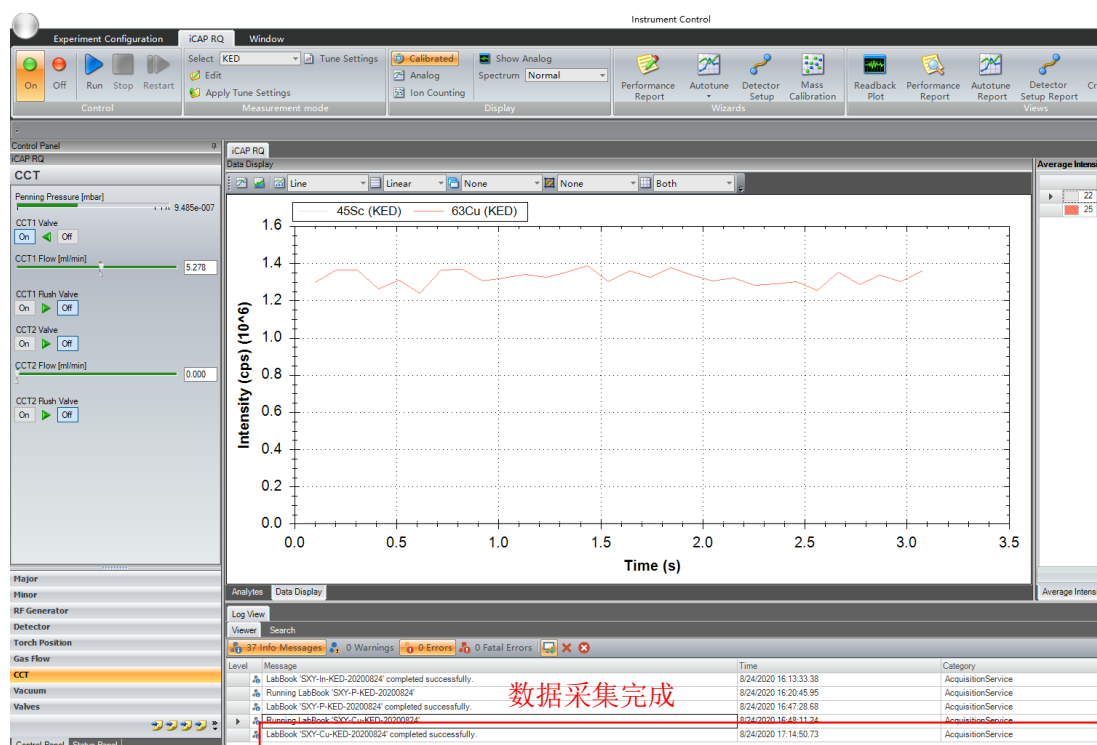


图6-17数据采集完成

- ② 关闭蠕动泵，然后点击Off关火，如图6-18（a）；
- ③ 如图6-18（b），Log信息栏显示关火进程，当显示为“Standby”，表示关火进程完成；
- ④ 将内标管与进样管从溶液中移除，重新启动蠕动泵，排尽管内残留溶液后关闭蠕动泵；
- ⑤ 如图6-19（c）拆下蠕动泵管。然后关闭循环冷却水，关闭气体钢瓶（氩气、氦气、氧气等）。

注意：做完实验，务必按照以上流程关火，并确保冷却循环水及气体关闭！

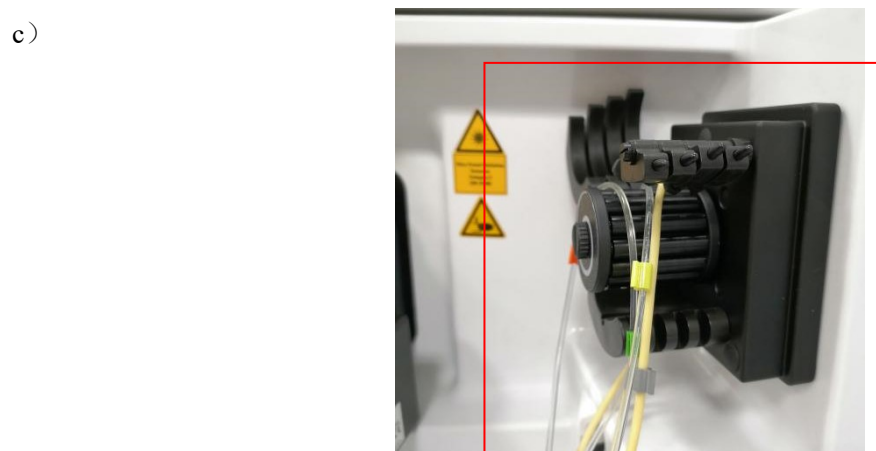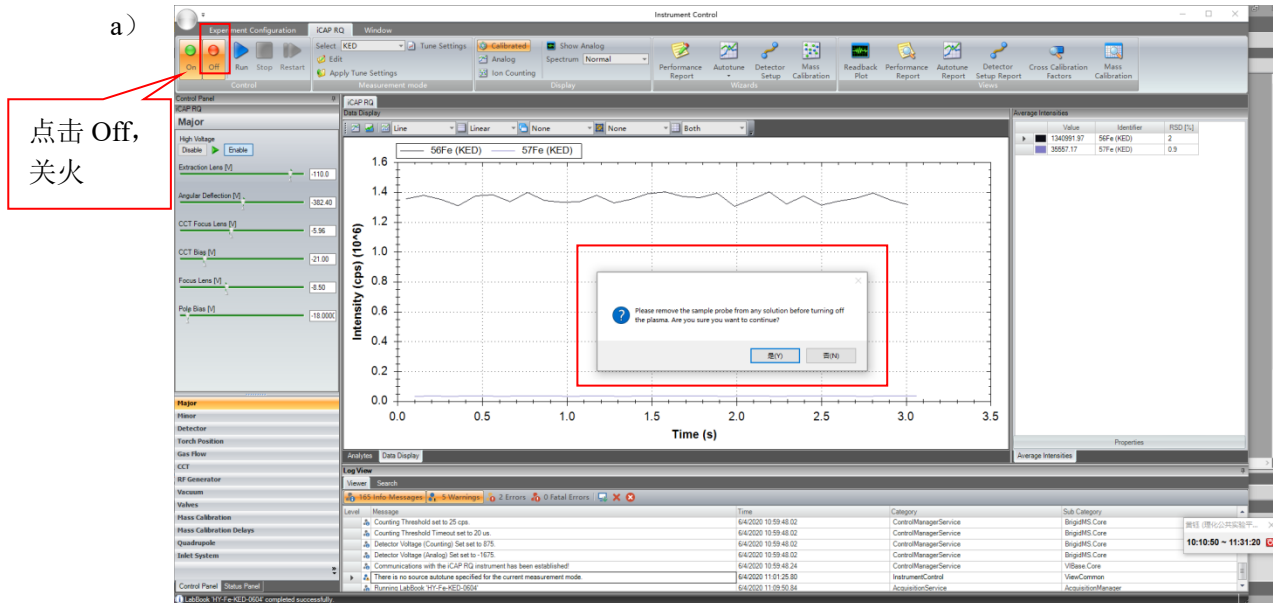

实验结束, 拆下蠕动泵管

图6-18 关火

6.8. 实验结束处理

6.8.1 退出大仪网;

6.8.2 实验结束, 请整理实验桌及制样间实验台, 并将自己的样品带出实验室。

请注意: 使用前先检查仪器状况一切正常方可操作; 一旦开始实验, 默认为使用前仪器状况良好; 使用过程中出现故障须立即联系技术员; 测试后请及时取回样品。

7. 相关/支撑性文件

Q/WU FLHR001 文件编写规范

8. 记录

电感耦合等离子体质谱 ICP-MS 使用登记表

分子科学公共实验平台

电感耦合等离子体质谱仪使用登记表

日期	使用人	课题组	测试元素	检测模式 (√)			检测方式 (√)		样品数	文件数据存储 文件夹/序列名称	仪器状态		备注
				STD	KED	CCT	送样	自主			正常	报错	
2019.9.02	张三	李四	Fe					√	3		√		

**请注意：使用前先检查谱仪状况，一切正常方可操作；一旦开始实验，默认为使用前谱仪状况良好；使用过程中出现故障须立即联系技术员；测试后请及时取回样品。